

Лабораторная настольная капсуло-наполняющая машинка  
от компании Minipress.ru  
Москва тел. +7(495)364-38-08 , Минск +375(29)308-00-00  
Каталог фармацевтического оборудования <http://minipress.ru/katalog/>

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

по установке, эксплуатации и обслуживанию



**Настольная капсуло-наполняющая машинка**

Лабораторная настольная капсуло-наполняющая машинка  
от компании Minipress.ru  
Москва тел. +7(495)364-38-08 , Минск +375(29)308-00-00  
Каталог фармацевтического оборудования <http://minipress.ru/katalog/>

## **СОДЕРЖАНИЕ :**

- 1. Инструкция пользователя**
- 2. Технические параметры**
- 3. Характеристики**
- 4. Инструкция по обслуживанию**
- 5. Примечания**

## **Инструкция пользователя :**

Это модель лабораторной Ручной машинки для группового наполнения твердых желатиновых капсул. Выполнено из нержавеющей стали. В корпусе установлены металлические толкатели , которые и выталкивают заполненные желатиновые капсулы на поверхность..

Ручная машинка для группового наполнения твердых желатиновых капсул является подходящей для использования в лаборатории или для испытаний небольших партий медицинских капсул.

Лабораторная настольная капсуло-наполняющая машинка  
от компании Minipress.ru  
Москва тел. +7(495)364-38-08 , Минск +375(29)308-00-00  
Каталог фармацевтического оборудования <http://minipress.ru/katalog/>

## Технические параметры:

Изготовлена из нержавеющей стали.

Формы из специального пластика.

Наполнение желатиновых капсул размером **0,1,2,3**

Производительность **400 капсул за 1 раз** ( 2000-2400 капсул в час)

Габаритные размеры **232мм X 547мм X 353 мм**

Вес **14 кг**

В комплекте пластиковые формы для всех видов капсул.



Лабораторная настольная капсуло-наполняющая машинка  
от компании Minipress.ru  
Москва тел. +7(495)364-38-08 , Минск +375(29)308-00-00  
Каталог фармацевтического оборудования <http://minipress.ru/katalog/>

Главная часть устройства – корпус, выполненный из нержавеющей стали. Внутри корпуса крепления для пластиковых форм с отверстиями для желатиновых капсул, специальное устройство с металлическими толкателями в количестве 400 штук. Привод подъема толкателей производит специальный регулировочный винт находящийся на передней панели корпуса.

Весь процесс работы ручной машинки для наполнения желатиновых капсул может быть разделен на следующие этапы:

- (а). Выбор и установка в крепления корпуса пластиковой формы под нужный размер желатиновых капсул,
  - (б). Ручное разделение желатиновых капсул на 2 части,
  - (в). Опускание толкателей в нижнее положение
  - (г). Заполнение руками ячеек пластиковой формы нижними половинками желатиновых капсул.
  - (д). Выравнивание уровня пластиковой формы с уровнем нижних половинок капсул (необходимо избежать выступания краев капсул над поверхностью пластиковой формы) Это действие производится вращением винта на передней панели корпуса. Следует избегать и занижения уровня капсулы внутри формы. Необходимо выводить край капсулы к поверхности формы.
- (е). Заполнение бункера ручной машинки порошков.



Лабораторная настольная капсуло-наполняющая машинка  
от компании Minipress.ru  
Москва тел. +7(495)364-38-08 , Минск +375(29)308-00-00  
Каталог фармацевтического оборудования <http://minipress.ru/katalog/>

- (ж). Заполнение нижней части желатиновых капсул порошком. Для этого требуется провести 2-3 раза в две стороны бункер по поверхности формы. Обязателен визуальный контроль качества заполнения всех капсул порошком.
- (з). Ручное установление верхних половинок капсул на нижние. Для этого необходимо слегка выдвинуть нижние части капсул из формы с помощью вращения винта. Руками установить верхние половинки и специальным пластиковым шпателем прижать верхние части капсул с нижними до защелкивания.
- (и). Выталкивание полученных капсул из формы. С помощью поворота винта до упора вы толкателями вытолкните желатиновые капсулы с порошком из ячеек формы . Сдвинуть полученные капсулы в сторону в тару вы сможете с помощью бункера.



Лабораторная настольная капсуло-наполняющая машинка  
от компании Minipress.ru  
Москва тел. +7(495)364-38-08 , Минск +375(29)308-00-00  
Каталог фармацевтического оборудования <http://minipress.ru/katalog/>

## **Инструкция по обслуживанию:**

1. После окончания работы, формы и корпус с бункером должны быть убраны. Чистить поверхность щеткой, мыть с использованием специальных бытовых моющих средств.

## **Примечания:**

1. В работе обращайте внимание на качество испытуемых желатиновых капсул их размеры, если вы заметили, что диаметр капсул отличается от диаметра – не используйте такие капсулы. Т.к. заклинивание капсул в ячейках может привести к поломке форм.
2. При работе машинки избегайте попадания порошков в глаза.
3. Условий по хранению не требует.

## **Транспортирование**

1. Ручную машинку в упаковке следует транспортировать в соответствии с правилами перевозки грузов любым видом транспорта.



Лабораторная настольная капсуло-наполняющая машинка  
от компании Minipress.ru  
Москва тел. +7(495)364-38-08 , Минск +375(29)308-00-00  
Каталог фармацевтического оборудования <http://minipress.ru/katalog/>

## **Сроки службы, хранения, и гарантии изготовителя**

1. Средний срок службы Настольной капсуло-наполняющей машинки - 10 лет
2. Срок хранения - 4 года .
3. Изготовитель гарантирует соответствие данного оборудования требованиям конструкторской документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

**Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.**